



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel:400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

6×Native PAGE DNA loading buffer

● Code No. DL070

● 包装量 10×1ml

* 自收到之日起，4℃下保存，两年内有效。

● 贮存：4℃ 运输：RT

● 制品说明

本制品是DNA PAGE 非变性电泳的Loading Buffer

组成

Sucrose 40 %

Xylene Cyanol 0.25 %

Bromophenol Blue 0.25 %

● 应用

DNA Native PAGE电泳

● 使用说明

向样品中加入1/5量的本制品，如5 μl样品中加入1 μl本制品，混匀后上样电泳。4℃保存时，有时会出现沉淀，此时，请在37℃水浴中溶解后使用。

不同PAGE凝胶中染料的迁移大小（bp）

Acrylamide concentration	Number of base pairs	
	Bromophenol Blue	Xylene Cyanole
3.5%	100	460
5%	65	260
12%	45	70
15%	20	60
20%	15	45

注：本制品仅供科研用。请勿用于人体及动物的医疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。
中科瑞泰(北京)生物科技有限公司 电话:400-699-0631 E-mail:real-times@vip.163.com <http://www.real-times.com.cn>