



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

5×RNA loading buffer

● Code No. RL010

● 包装量 10×1 ml

* 自收到之日起，适当条件下保存，两年内有效。

● 贮存：-20℃ 运输：RT

● 制品说明

本制品是RNA琼脂糖凝胶电泳专用的 Loading Buffer。使用时注意避免RNase的污染。

5×RNA loading buffer的组成

EDTA	5 mM
Glycerol	50 %
Bromophenol Blue	0.125%
Xylene Cyanol FF	0.0125%

● 应用

RNA的琼脂糖凝胶电泳

● 使用说明

向RNA样品中加入1/4量的本制品，如4 μl RNA样品中加入1 μl本制品，混匀后上样电泳。